

版本号· RT21083

Red Cell Lysis Buffer 红细胞裂解液

目 录 号: RT122

储存条件: 室温(15-30°C)可保存两年

产品内容:

RT122-01	100 ml
RT122-02	250 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057 TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品主要成分是氯化铵,能快速、有效的裂解 红细胞,使红细胞与白细胞分离。

使用方法

在血液样品中加入3倍体积红细胞裂解液 (例如,300 μ l血液加入900 μ l红细胞裂解液),颠倒混匀,室温放置5 min,期间再颠倒混匀几次,10000 rpm离心1 min(若是离心机最高转速不允许,可以3000 rpm离心5 min),吸去上清,留下白细胞沉淀进行后续操作。